



Korrektes Wiegen in der Apotheke

Reinigung

ZL

Die Waage sollte stets sauber gehalten werden. Pulverreste oder verspritztes Wägegut können mit einem fusselfreien und angefeuchteten Tuch entfernt werden. Wenn die Waage sehr verschmutzt ist, kann sie in der Regel auch auseinander gebaut und die abnehmbaren Teile gereinigt werden. Hierzu sollte der Netzstecker getrennt und die Vorgaben im Benutzerhandbuch beachtet werden. Bei der Reinigung darf keine Verschmutzung in das Waageninnere gelangen. Je nach Angabe des Herstellers kann mildes Spülmittel oder 70%-iger Ethanol bzw. 2-Propanol eingesetzt werden. Die Glasflächen können in der Regel mit herkömmlichen Glasreiniger gereinigt werden.

Nach der Reinigung sollten die Nivellierung erneut geprüft und die Waage justiert werden (siehe <https://zentrallabor.com/pdf/Wiegen-3-Justierung.pdf>).



Quellen

Abdel-Tawab, M., et. al., Das korrekte Wägemangement: Richtig Wiegen im Rezepturbetrieb, Pharm. Ztg. 165 (2020) 2928–2929 (PZ-Heft 43, Seite 24-25), <https://www.pharmazeutische-zeitung.de/das-korrekte-waegemanagement-121296/>, Lesedatum: 20.06.2024.

Mettler Toledo, 8 Schritte zur perfekten Reinigung, aufgerufen unter https://www.mt.com/de/de/home/library/standard-operations-procedures/laboratory-weighing/Laboratory_Balance_Cleaning.html, Lesedatum: 20.06.2024.

Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker, Eschborn (www.zentrallabor.com)
In Abstimmung mit DAC/NRF (Deutscher Arzneimittel-Codex/ Neues Rezeptur-Formularium)

Stand: 22.07.2024